



SDÜDHF/TBH/TLM/42/YT-27.11.2014/REVNO-00

## 1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1. Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

## 2. SORUMLULUK

2.1. Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

## 3. UYGULAMA

3.1. Santrifüjün düz bir zeminde olması sağlanır.

3.2. Santrifüjün denge ayarı, ayak yükseklikleri ayarlanarak yapılır.

3.3. Denge ayarı yapıldıktan sonra santrifüjün hareket ettirilmemesi gerekir.

3.4. ON-OFF düğmesine basılarak santrifüj açılır.

3.5. Numunenin çevrilmesi gereken süre ve dönme hızı santrifüjün ön panelindeki düğmelerle ayarlanır.

3.6. Santrifüje örnekler simetrik ve yaklaşık eşit ağırlıkta olacak şekilde karşılıklı yerleştirilir.

3.7. Santrifüj dönme hızı uygun numuneye göre ayarlanır.

3.8. Santrifüj kapağı dikkatlice kapatılarak çalıştırılır.

3.9. Dönme süresi bittiğinde santrifüjün hızı otomatik olarak sıfırlanır.

3.10. Dönme tamamen son bulduğunda santrifüjün kapağı açılarak numuneler çıkarılır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA  
 KONTROLSÜZ KOPYA  
 İPTAL ...../...../.....