



SDÜDHF/TBH/TLM/23/YT-19.10.2014/REVNO-00

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Cihazı doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır.

2. GÖREV VE SORUMLULUK

2.1. Sterilizasyon çalışanları sorumludur

3. TALİMATIN DETAYI

3.1. Kliniklerde kullanılan cihazlarda ihtiyaç duyulan distile suyu üretmek

4. KULLANILAN CİHAZ DİSTİLE SU CİHAZI

- 4.1. Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
- 4.2. Makinaya bağlı soğutma ve besleme su çeşmesi açılır.
- 4.3. Suyun debisi ayarlanır.
- 4.4. Sık sık kontrol edilir ve taşması engellenir.
- 4.5. Yeterli su elde edildikten sonra cihaz ve su kapatılır.
- 4.6. Cihaz tankı kireçlenmeye karşı temizliği yapılır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....